

双抗灭菌液,青霉素链霉素溶液(100X)**【产品编码】**

211092

【包装规格】

100 mL/瓶

【产品简介】

青霉素/链霉素溶液,灭菌(Penicillin / Streptomycin, sterile)是可以用于细胞培的双抗,经过滤除菌,可以直接添加到细胞培养液内。

青霉素/链霉素溶液中,含有青霉素G钠盐10KU/mL,硫酸链霉素10mg/mL。在细胞培养中推荐的青霉素的工作浓度为100U/mL,链霉素的工作浓度为0.1mg/mL,即按照100倍稀释使用即可。10mL青霉素/链霉素溶液可以配置1L细胞培养液。

【主要组成成分】

产品组成	
双抗灭菌液,青霉素链霉素溶液	100 mL
说明书	1份

【储存条件及有效期】

-20℃保存,有效期 1 年

【使用方法】

1. 在无菌的细胞培养液中直接添加青霉素/链霉素溶液:按照每500 mL细胞培养液添加5 mL的比例加入青霉素/链霉素溶液,混匀即可使用。
2. 配制细胞培养液时加入青霉素/链霉素溶液,然后再过滤除菌:配制细胞培养液时按照每配制1L细胞培养液加入10 mL的比例加入青霉素/链霉素溶液,配制完成后过滤除菌即可使用。

【注意事项】

1. 尽量减少反复冻融的次数,以免效率下降。
2. 注意无菌操作,尽量避免污染。
3. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

【基本信息】

生产企业:无锡耐思生命科技股份有限公司

生产地址:无锡市新吴区梅村工业园锡达路530号

售后服务单位:无锡耐思生命科技股份有限公司

售后地址:无锡市新吴区梅村工业园锡达路530号

联系方式: +86-510-68006788

邮箱: info@nest-wuxi.com