

NEST®

混匀器

105003

产品说明书



NEST®

无锡耐思生物科技有限公司

www.cell-nest.com

使用前请仔细阅读产品说明书

开箱检查:

- ◆请找到箱内塑料文件袋, 里面装有: 产品说明书、合格证。
- ◆请小心拆除包装, 检查仪器有无任何损伤, 如果无损坏, 请取出仪器与附件, 并与说明书内所附的装箱清单进行核对; 如有损坏, 请及时与厂家联系。
- ◆将仪器放置在平坦坚固的平台上, 以防止震动和噪音。
- ◆不要用易腐蚀、易燃性液体清洁仪器, 应确保此类液体远离仪器。

用途:

经济小巧、点动功能的试管振荡器。紧凑小巧的设计, 使其成为实验室必不可少的工具之一。振荡容器最大直径为30mm, 可用于振荡试管、离心管、Eppendorf 管等, 混合效果显著。

产品特点:

- ◆外壳为工程塑料制成, 耐化学腐蚀;
- ◆精制钢材底座, 运行稳定。

技术参数:

型号	105003
振荡方式	圆周振荡
周转直径	4.5mm
振荡量 (1个试管)	Max. 80ml
试管直径	Max. 30mm
运行环境	5-40℃, 80%RH Max.
振荡转速 (固定)	3000rpm
电源	AC100-240V, 50/60Hz
最大功率	5W
外形尺寸 (Φ×H)	96×85mm
重量	0.55kg
保护等级 (DIN EN 60529)	Ip40
工作垫片颜色	蓝色

操作说明:

1. 确认环境状况和电源电压正常后, 将混匀器电源线接入电源插座。
2. 将试管置于工作垫片顶部凹坑内, 手工扶持并轻按, 仪器随即启动工作。
3. 提起试管, 仪器停止工作。

安全事项:

操作使用本仪器前请认真阅读本手册及遵守下列安全指引。

- 1、请妥善保管好说明书, 以备需要时查阅;
- 2、需专业人员操作本仪器;
- 3、仪器只能使用原配电源适配器;
- 4、操作使用仪器时, 操作者一定选择穿着合适服装以避免有毒有害溶剂产生如下情况:
 - ◆飞溅出有害液体
 - ◆喷射出有害固体
- 5、工作时, 避免重压工作垫片, 使用0.8Kg左右的下压质量即可;
- 6、请小心下列可能产生的危险:
 - ◆易燃物质
 - ◆易碎物质
- 7、小心轻放, 避免仪器受到冲击碰撞。

清洁维护:**【清洁】**

为了保证混匀器的使用安全, 在清洁仪器时请按照生产厂家的建议进行清洗;

- ◆清洁时先拔下电源;
- ◆用潮湿柔软的布或无腐蚀性的清洁剂 (pH<8) 擦拭仪器;
- ◆禁止直接喷淋仪器;
- ◆在操作仪器前确保仪器的完全干燥;
- ◆清洁时请带手套。

【维修】

在送检仪器之前, 请先清洁并确保仪器内无任何对人体有害的残留物质。

装箱清单:

名称	数量	备注
主机	1	✓
说明书	1	✓
合格证	1	✓

保修卡

本凭证为商品保修的重要依据，请您妥善保管！

保修凭证

用户名		联系电话	
通讯地址			
邮政编码		E-mail	
商品名称		商品型号	
生产编号		销售日期	

● 保修范围

1. 整机保修一年；

● 属于下列情况之一，不实行保修：

1. 超过保修期的：（自购买日起一年以内）
2. 未按产品使用说明的要求使用、维护、保管而造成损坏；
3. 非专业人员拆动造成损坏的；
4. 无有效发票的（能够证明该商品在保修有效期内的除外）
5. 保修凭证上的产品型号和编号与商品实物不符合的；
6. 因不可抗力造成损坏的；

客服电话：**0510-68788698**

尊敬的用户，上述信息由销售商负责填写并盖章生效。

维修记录

以下由维修机构填写，并帮助客户将维修记录单粘贴在相应的位置！

第一次	维修单位名称		维修日期	
	地 址		电 话	
	维修单据号		维修人员签字	
第二次	维修单位名称		维修日期	
	地 址		电 话	
	维修单据号		维修人员签字	
第三次	维修单位名称		维修日期	
	地 址		电 话	
	维修单据号		维修人员签字	